

Инструкция по запуску Rotor-Gene с помощью файла с готовыми параметрами

1. Запустить файл двойным нажатием левой кнопкой мыши.
2. Дождаться загрузки программы.
3. В левом верхнем углу нажать кнопку «New» (Новый).
4. В открывшемся окне выбрать позицию «Perform Last Run» (Выполнить последний запуск) нажать кнопку «New» (Новый).
5. Убедиться, что пробы установлены и стопорное кольцо ротора закрыто, поставить галочку на графе «Locking Ring Attached» (Прикреплено стопорное кольцо) и нажать кнопку «Next» (Далее)
6. В открывшемся окне нажать кнопку «Start Run» (Запуск).
7. Сохранить результаты амплификации в нужной папке.
8. После запуска программы в открывшемся окне прописать пробы, и нажать кнопку «Ok».